

LIOFILIZADOR

INSTRUCCIONES PARA EL ENCENDIDO

1. ENCENDER INTERRUPTOR GENERAL DEL PANEL DEL LIOFILIZADOR (POSICION 1)
2. ENCENDER CONDENSADOR DEL PANEL DEL LIOFILIZADOR
3. ESPERAR QUE EL MEDIDOR DE TEMPERATURA MARQUE -40 O INFERIOR Y DEJAR 15 MIN QUE ESTABILICE
4. COLOCAR LAS MUESTRAS PROVENIENTES DEL FREEZER
5. CERRAR VALVULAS DEL COSTADO DEL LIOFILIZADOR DE RUPTURA DE VACIO Y DRENAJE DEL CONDENSADOR
6. ENCENDER BOMBA DE VACIO CON TECLA DEL PANEL DEL LIOFILIZADOR
7. CERRAR GAS BALLAST DE LA BOMBA (A ROSCA)
8. ABRIR VALVULA DE BLOQUEO DE LA BOMBA (PARALELA A MANGUERA DE BOMBA)

INSTRUCCIONES PARA EL APAGADO

1. CERRAR VALVULA DE BLOQUEO DE LA BOMBA (PERPENDICULAR A MANGUERA)
2. ABRIR EL GAS BALLAST DE LA BOMBA (A ROSCA)
3. APAGAR INTERRUPTOR O TECLA DE VACIO DEL PANEL DEL LIOFILIZADOR
4. APAGAR CONDENSADOR
5. APAGAR INTERRUPTOR GENERAL (POSICION 0)
6. ROMPER VACIO DE LA CAMARA ABRIENDO LENTAMENTE LA VALVULA DE RUPTURA
7. SACAR MUESTRAS
8. ABRIR VALVULA DE DRENAJE DEL CONDENSADOR

